

Avanti JXN 系列

简易操作程序：

1、打开侧面的电源(I)。



2、脚踩腔门踏板, 打开腔门。

3、根据转头手册, 准确安装合适的转头, 并确认转头按要求正确装样和配平稳缓地关闭腔门。(详细请参阅操作注意须知)

4、在主页面  点击转头按钮  选择所需运行转头型号。

5、在主页面中点击转速按钮  选择RPM或RCF模式, 输入运行参数。

6、在主页面中点击时间按钮  选择时间模式(HH:MM, Hold, 或 ω 2t) 输入运行时间参数。

7、在主页面中点击温度按钮  输入样品所需运行温度参数。

8、在主页面中点击加速按钮  选择0-10速率以适合样品离心要求。

9、在主页面中点击减速按钮  选择0-11速率以适合样品离心要求。

10、检查参数正确, 确认转头锁紧在转轴上, 关闭腔门, 按键



11、设置时间降至0或按键  即结束离心。

12、转速停止(有声音提示), 可脚踩腔门踏板, 打开腔门, 取出转头及样品, 关闭电源抹去腔内冷凝水, 关离心机闭腔门, 离心结束。

